



De maatkolf

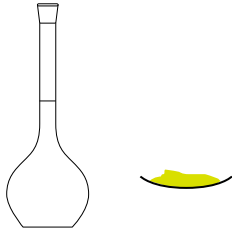


1

Maatkolf 2x spoelen met oplosmiddel

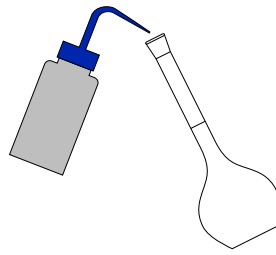


2

Gebruik een schone trechter voor het vullen

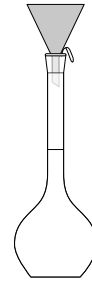


Een paperclipje laat de lucht bij het vullen uit de kolf ontsnappen

3

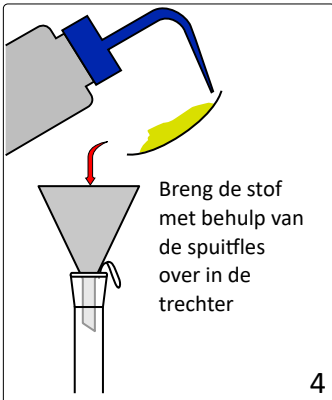


Breng de stof met behulp van de spuitfles over in de trechter

4

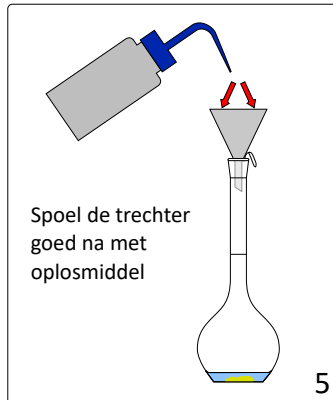

Spoel de trechter goed na met oplosmiddel


5

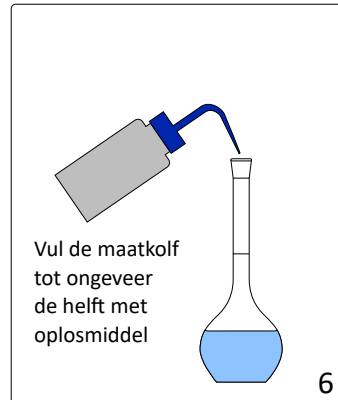

Vul de maatkolf tot ongeveer de helft met oplosmiddel


6

Zwenk de maatkolf om de stof op te lossen

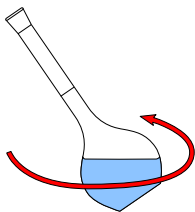


7

Vul de maatkolf tot net onder de maatstreep

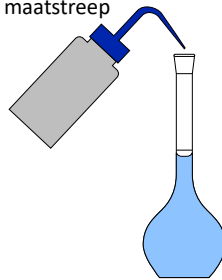


8

Maak de hals droog met een roerstaaf en papier

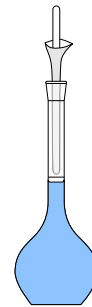


9

Vul de maatkolf tot de maatstreep met een pasteurpipet

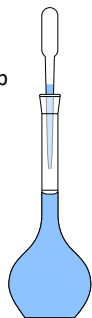


10

De onderkant van de meniscus moet op de maatstreep

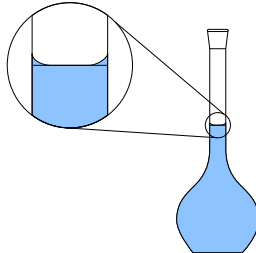

11

Sluit de maatkolf met een stop en homogeneer de oplossing door minstens tien keer te zwenken

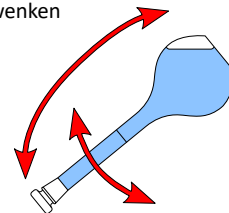

12