


# Microscopie

---

Hoe stel je de microscoop scherp?

---

## De microscoop

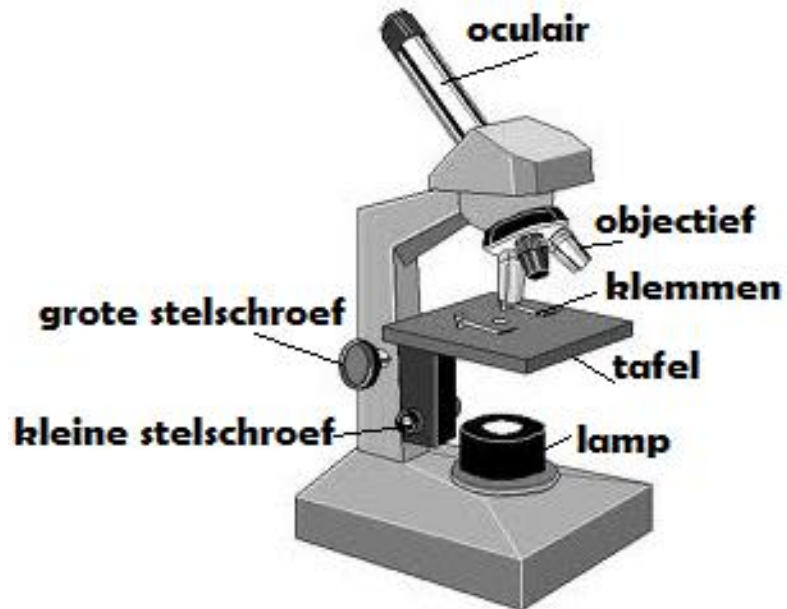

---

## Scherp stellen

- Stap 1** Kijk of de **lamp** aan staat
- Stap 2** Draai met de **grote stelschroef** de **tafel** helemaal naar beneden
- Stap 3** Zorg dat het kleinste **objectief** naar beneden wijst
- Stap 4** Leg het preparaat (glaasje met de haar) tussen de **klemmen** op de **tafel**
- Stap 5** Kijk door het **oculair** en draai langzaam aan de **grote stelschroef** tot je de haar ziet
- Stap 6** Draai langzaam aan de **kleine stelschroef** tot je beeld scherp is
- Stap 7** Draai nu het middelste **objectief** naar beneden.
- Stap 8** Draai langzaam aan de **kleine stelschroef** tot je beeld scherp is
- Stap 9** Daar nu het grootste **objectief** naar beneden
- Stap 10** Draai langzaam aan de **kleine stelschroef** tot je beeld scherp is